

801 型磁力搅拌器

使用说明书

一. 产品简介:

801 型磁力搅拌器采用 ABS 塑料外壳及冲压件支架, 电机及转子的装配位置十分精确, 因此具有外形美观, 轻薄小巧, 操作简便, 无级调速, 旋转平稳的特点, 能在较大的范围内对溶液进行稳定和精密的搅拌。特别适合于小体积样品的搅拌, 是各类实验室及教育科研单位的必备仪器。

二. 技术指标:

调速范围: 0~2300 转/分 (空载)

工作面直径: $\Phi 120\text{mm}$

最大搅拌容量: 1000ml

电源适配器: DC6V

外型尺寸及重量: $\Phi 120 \times 49\text{mm}/500\text{g}$

三. 使用方法:

1. 将装有溶液的试瓶或烧杯放在工作面上, 注意, 应参照工作面上的圆形刻线, 置于中心处, 不要偏斜, 这样将使搅拌珠旋转平稳。
2. 插上电源, 打开开关 (此时开关指示灯发亮), 调节调速旋钮至所需转速 (顺时针旋转为加速)。
3. 工作完毕, 将调速旋钮逆时针旋到底, 关闭电源, 并将工作面揩净即可。
4. 本搅拌器配置 B835 和 B628 搅拌珠各一粒, 已能适合一般需要, 如用户需要其他规格的搅拌珠可另行购买。

合格证 (代保修卡)

名 称	801 型磁力搅拌器
日 期	
检 验 员	

上海三信仪表厂

地址: 上海市桂平路 471 号 4 幢 3 楼 (漕河泾开发区内) 邮编: 200233

电话: 021-63362480

传真: 021-64956880

网址: www.shsan-xin.com

E-mail: wxmab@shsan-xin.com